



## 6X DNA上样缓冲液/6X DNA Loading Buffer

货号：QS05031

规格：1mL /5mL/定制

### 产品简介：

DNA凝胶加样缓冲液是一种经过适当改良的6倍浓缩的DNA上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂。

主要成分为溴酚蓝、二甲苯青FF、Tris-HCl等组成。

### 使用说明：

- 1、请按每5微升DNA样品加入1微升 6xDNA Loading Buffer上的比例（6倍稀释）来使用。
- 2、混匀后，直接加到DNA凝胶加样孔中，然后进行电泳。

### 保存条件：

室温保存；4°C长期保存。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，建议分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服和戴一次性手套操作。