



## 丽春红染色液 Pro

货号: QS05090

### 产品简介

丽春红 S 膜染色是一种无损的可逆染色方法, 可在硝酸纤维素膜和 PVDF 膜上进行蛋白质检测。这种染料与膜表面的非特异性相互作用被降至最低, 为蛋白质转印到膜上的可视化提供了一种可靠的方法。染色步骤简单、快速, 生成粉红色的条带, 方便拍照。染色后可在 5 分钟内轻松脱色。不会影响后续的 Western 印迹检测, 因为染料不会改变膜结合蛋白。

本试剂盒使用方便, 本底低, 灵敏度较高, 对蛋白的检测下限是250纳克。

### 储存与运输

冰袋 (wet ice) 运输; 2-8°C保存, 12 个月有效。

### 操作步骤

- 1、在超纯水中清洗膜3次, 每次1分钟, 轻轻搅拌, 以去除所有转移缓冲液。
- 2、使用前丽春红染色液Pro不要稀释, 直接使用。
- 3、确保膜在整个孵育过程中完全浸入染色溶液中, 然后轻轻搅拌孵育5-15分钟。
- 4、在超纯水中仔细清洗膜30-90秒, 或直到达到所需的染色强度。

为避免染色不均匀, 请勿将水直接倒在膜表面。

- 5、(可选)用0.1% NaOH溶液洗涤1-2分钟, 然后用超纯水冲洗

### 注意事项

- 1、丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅供科研用途, 不用于临床诊断!